

## 大鼠免疫 SOP

### 1.主要仪器

表1 实验所用主要仪器

所用仪器	仪器型号	公司
银汞调和仪	YG-100	Amalgamator

### 2.主要试剂

表2 主要试剂及其生产公司

试剂名称	货号	生产公司
弗氏完全佐剂	F5881	SIGMA
弗氏不完全佐剂	F5506	SIGMA

### 3.实验内容

- (1) 根据实验需求选取相应的动物，打开笼盒盖，核对动物信息是否与牌标识一致。
- (2) 取需要免疫的大鼠，注意大鼠动向，慢慢将手伸入鼠笼，以免惊动大鼠，抓住大鼠尾巴，将其提出。
- (3) 腋下免疫，一个人一只手抓住大鼠尾巴，一只手抓住大鼠颈部使其不乱动，另一人免疫，免疫两后脚掌，两前肢腋下，注射，四点共注射0.5 mL，有包出现。
- (4) 免疫好之后将大鼠放回。准备下一只。

The end



• 一站式蛋白抗体发现服务

重组蛋白 · 抗体 · 噬菌体文库 · 诊断原料

武汉国家生物产业基地 · 光谷抗体发现与筛选公共服务平台